



取扱説明書

設置する前、ご使用前に必ずお読みになり
正しくお取り扱いください。

HYBRIDIZATION
INCUBATOR
HB-80

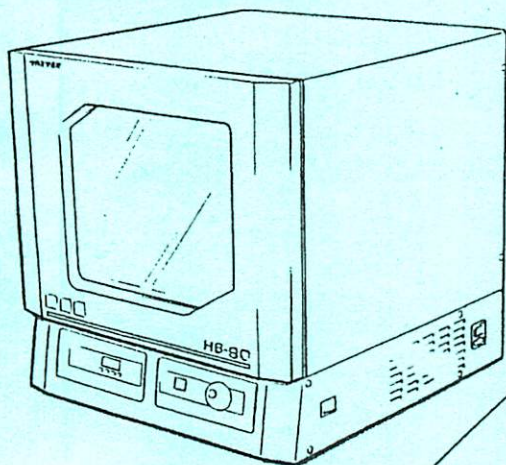

HYBRIDIZATION
INCUBATOR
HB-100

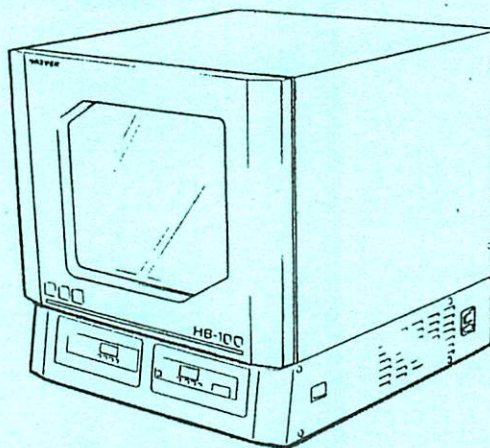

いつでも使用できるように大切に保管してください。

タイテック株式会社

はじめに

このたびはタイテック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の機能を十分に活用していただくとともに、けがや事故を防ぐためにも、本書を良く読んで正しくお取り扱いください。

製品名・型式

一般名称 : ハイブリゼーションインキュベーター
製品名 : HYBRIDIZATION INCUBATOR
製品型式 : HB-80

ハイブリゼーションインキュベーター
HYBRIDIZATION INCUBATOR
HB-100

製品の概要

本機はヒーター、攪拌用ファン、温度調節器を組み合わせた空気式恒温振とう機です。別売りの各種振とう・攪拌キットを交換・使用出来ます。

特徴

- 三種類の振とう台を切り替えて使用する事により、1台で多彩な実験を行うことができます。
- 振とう台の交換を飛躍的に簡素化し、面倒な作業を必要としません。
- 最大3台まで重ねて使用する事ができ、研究室のスペースを有効に使用できます。

オプション(別売品)について

(99年5月現在のオプションです。)

【振とうキット】

種類	型名
シーソーキット	S-2623
レシプロキット	R-2623
ボトル回転キット	B-4006
チューブキット (1.5ml マイクロチューブ用)	M-0096

【振とう台】


種類	型名
モノード振とう台	MD-1818
レシプロ多段振とう台	WR-2520

【ボトル・その他】

種類	型名
小ボトル1本 (φ35×150mm)	BT-3515
大ボトル1本 (φ35×250mm)	BT-3525
ナイロンメッシュシート (230×230mm 5枚入)	-
ボトルラック (6本用)	BL-4106
ボトルラック (8本用)	BL-4108

タイテックサービスネット

ユーザー所在地に基づいてのテリトリーで活動してます。
ご連絡は、担当 TSC.へお気軽にどうぞ。

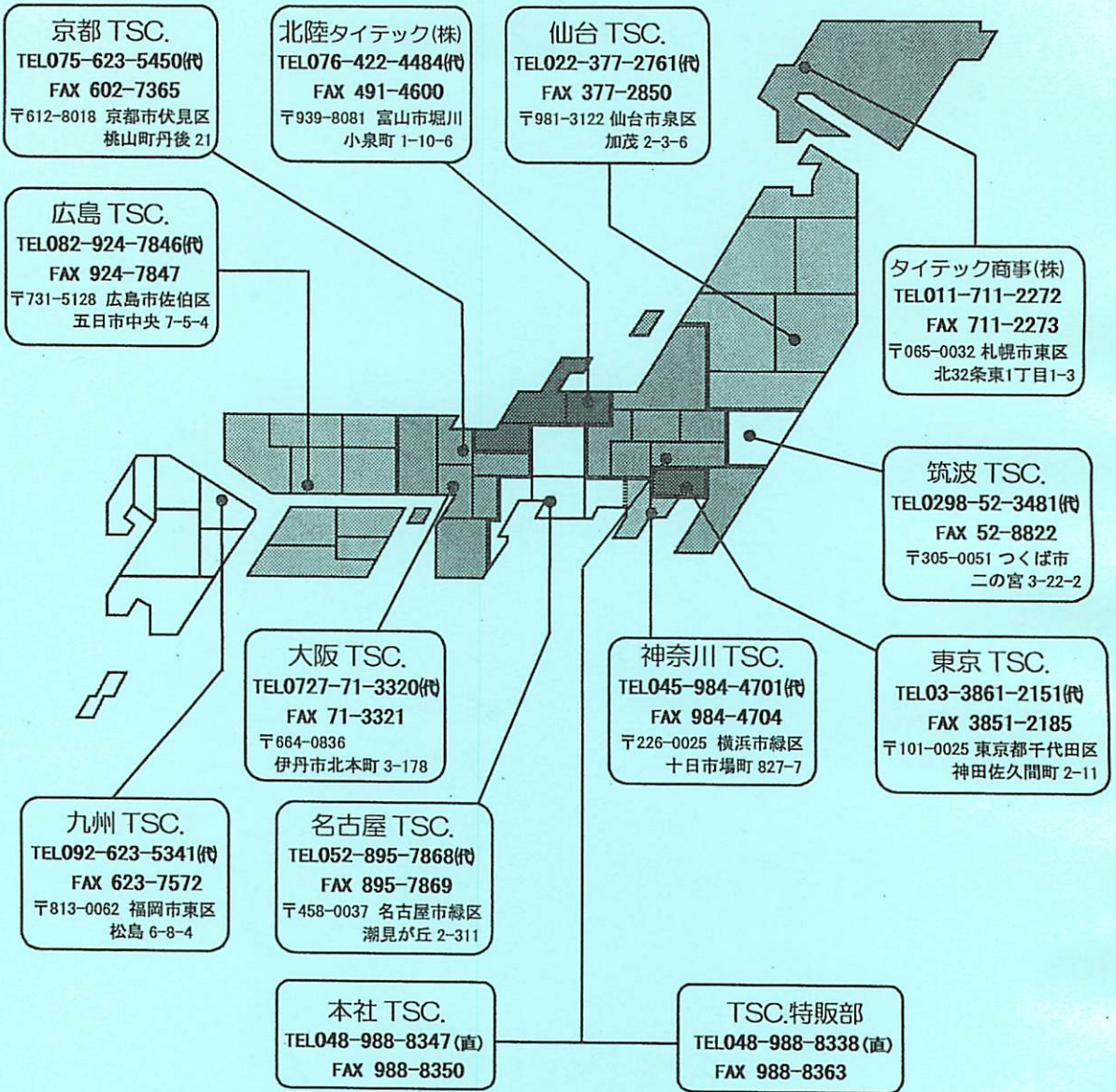

本社/〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2693-1

購入年月日	年 月 日
購入先名	
担当者名	
電話番号	
FAX番号	
その他	
タイテック取説管理番号	0108G