

ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ

取扱説明書

DTU-20

お 願 い

安全に効率よくご使用いただくため、ご使用前に
本取扱説明書を必ずお読みください。

なお、本取扱説明書は大切に保管してください。

また、ここに説明した型式の製品は、性能向上のため
予告なしに寸法や仕様を変更することがあります。

アルバック機工株式会社

目 次

印は、安全に関する事項記載ページです。

ご使用になる前に	P. 01
開梱時の確認	P. 02
安全にご使用いただくために	P. 03
・安全シンボルマークについて	P. 03
・使用上の安全に関する注意事項	P. 04
1. 製品概要	P. 1
1-1. 製品の使用目的と禁止事項	P. 1
1-2. 製品仕様	P. 1
1-3. 保護装置（サーマルプロテクタ）	P. 2
1-4. ガスバラストバルブ	P. 2
2. 外 観 図	P. 2
3. 据付・保管	P. 3
3-1. 据付・保管上の注意事項	P. 3
3-2. 据付・保管および、運転時周囲条件	P. 3
3-3. 据付場所	P. 3
3-4. 電気結線	P. 4
3-5. 電源電圧及び周波数の変動	P. 4
3-6. 据付時の運転確認	P. 5
3-7. 配管	P. 5
3-8. 保管	P. 5
4. 運転上の注意	P. 6
4-1. 運転上の注意	P. 6
4-2. サーマルプロテクタ作動時	P. 6
4-3. 寒冷時の起動	P. 6

5. ポンプ性能	P. 7
5-1. 到達圧力	P. 7
5-2. 排気速度	P. 7
5-3. 所要動力	P. 7
6. 保全・点検・修理	P. 7
6-1. 保全・点検・修理上の注意	P. 7
6-2. 保全	P. 8
6-3. 定期点検	P. 8
6-4. 廃棄について	P. 9
6-5. 消耗部品の交換	P. 9
1) ダイアフラム・バルブの交換	P. 10
2) 配管の交換	P. 13
3) ベアリングの交換	P. 13
6-6. トラブルチェックリスト	P. 14
7. 終わりに	P. 15
保証書	P. 15
使用状況チェックシート	P. 16
(分解修理依頼の場合使用)	

図表一覧

表 1. 製品仕様表	P. 1
表 2. 消耗部品一覧表	P. 8
表 3. 保全・点検箇所	P. 8
表 4. トラブルチェックリスト	P. 14
図 1. DTU-20 外観図	P. 2
図 2. 電源電圧及び周波数の変動域	P. 4
図 3. 容器を真空排気する場合の配管例	P. 5
図 4. 消耗部品の交換	P. 11

ご使用になる前に

当社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

このポンプは、真空排気専用です。取扱いが適切でない場合、故障や事故の原因となる恐れがあります。

取扱説明書をよくお読みの上、点検・保守・安全面などに充分注意の上ご使用下さい。

取扱い対象者

この製品の取扱いは、この取扱説明書をお読み頂き、安全上の注意、このポンプの仕様、および操作方法に関わる事項を十分理解された人が行なうものとします。

取扱説明書の熟読

この製品はご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

特に「安全にご使用頂くために」は、必ずお読み下さい。

取扱説明書の保管

取扱説明書は大切に保管して下さい。

お読みになった後は、ご使用になる方が閲覧可能な場所に必ず保管して下さい。

取扱説明書の複写禁止

この取扱説明書はいかなる部分も、第三者の使用のために、当社の許諾なしに複写することは出来ません。

法令の遵守

このポンプを廃棄する時は、法律及び地方自治体の定める条例に従って処理して下さい。

修理時の安全管理

当社に修理を依頼される場合は、修理作業者の安全管理のため使用状況など、特に危険物質の有無についてお知らせ下さい。

使用状況が不明の場合、修理をお断りすることが有ります。

開梱時の確認

梱包を解かれましたら、次のことをお確かめください。

(1) ご要求の製品と一致しているか。

(2) 付属品、所定品は付いているか。

＜標準付属品＞

・取扱説明書 _____1部

・吸・排気管保護キャップ（吸・排気管に付属） _____2個

＜モータ仕様100Vの場合のみ＞

・電源プラグアダプター（電源コードに付属） _____1個

(3) 破損した箇所が無いか。

(4) 外面部分のネジや吸・排気管等の緩みが無いか。外れている箇所は無いか。

万一、不具合がありましたら、ご注文先、または当社営業までご連絡ください。



留意

ポンプを梱包箱から取り出す際に、ポンプのチューブ部分をつかんだり、押し曲げたりしないで下さい。
チューブが破損し、ポンプ性能が悪くなります。
取出しの際は、ハンドルを持ってください。

安全にご使用いただくために

ご使用前に、この「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この取扱説明書および、ポンプの警告表示には守るべき事項を理解して頂くため、安全シンボルマークを掲げています。

安全シンボルマークは、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他者への危害、損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

・安全シンボルマークについて

シンボルマークの言葉は次のように使い分けています。

危険

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または、重傷を負う危険な状態が切迫して生じる可能性を示しています。

警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または、重傷を負う危険な状態の生じる可能性を示しています。

注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷、または、中程度の障害を負う危険の生じる可能性が、または、物的損害のみが発生する危険の可能性を示しています。

留意

取扱いを誤った場合に、機械の損傷を起こしたり、正常な動作を損ねる可能性を示しています。

高温注意

ポンプ運転中は、表面温度が60℃以上の高温になる部分があります。手を触れないでください。やけどの原因になります。

感電注意

電気結線、電気に関する作業の際は、必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。

・使用上の安全に関する注意事項



危険

<用途について>

- ①このポンプは防爆構造となっておりません。爆発性ガスの排気に使用しないでください。
- ②ポンプの排気口以外にも、ポンプ本体から吸引ガスが漏れることがあります。有毒ガスの排気に使用しないでください。万が一有毒ガスを排気した場合、ポンプ内部も有毒ガスで汚染されています。メンテナンス時には、ご注意ください。

<保全・修理について>

- ③当社サービス部門へ分解修理を依頼される場合は、吸引ガスの種類等を必ず巻末の“使用状況チェックシート”に記入し提出してください。万が一有毒ガスの排気に使用した場合はポンプ自体も有毒ガスで汚染されています。ガスの種類によっては、分解修理出来ない場合もあります。十分ご注意ください。



警告

<設置について>

- ①爆発性雰囲気では使用しないで下さい。けが、火災の原因になります。
- ②ポンプの周囲には、引火性溶媒などの可燃物を絶対に置かないでください。火災の恐れがあります。
- ③ポンプ周辺に通風を妨げるような障害物を置かないでください。異常発熱による火傷、火災の恐れがあります。特に、冷却ファンに3.5cm以上障害物を近付けますと冷却効率が落ち異常発熱に繋がります。

<電源について>

- ④点検修理の時は必ず電源コードを抜いてから作業を行ってください。
感電したり、急にポンプが始動してけがをすることがあります。
- ⑤配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って、正しく行ってください。
誤った配線工事は、火災の原因となります。
- ⑥電気結線を行う時は、電源コードを抜いてから作業を行ってください。
電気を流したままの作業は絶対に行わないでください。感電します。
- ⑦アースを確実に接地してください。また、漏電遮断機を設置することをお勧め致します。
アースを接地しないと、故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- ⑧モータの定格電圧以外で使用しないでください。過負荷保護装置が正常に作動せず、モータの焼損、火災の原因となります。
- ⑨電源コードを傷つける、加工する、引張る、上に物を置くなどのことはしないでください。
傷ついた部分から漏電し、感電、火災の原因になります。
- ⑩電源コードを差し込む時は、必ずプラグをコンセントの奥まで差し込んでください。
感電の原因になります。
- ⑪電源コードを抜く時は、必ずプラグを持って引き抜いてください。感電の原因になります。
- ⑫電源コードを濡れた手で抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ⑬電源コードをコンセントに差し込んだ場合には、電気配線部などに触れないでください。感電します。



警告

<電源について>

- ⑭このポンプに使用している電動機にはサーマルプロテクタが内蔵されておりますが、サーマルプロテクタのライフエンドは必ずしもオープンで終わるとは保証されていません。安全のため、さらに過負荷（過電流等）保護装置、漏電遮断機を必ず設置してください。

<運転について>

- ⑮このポンプは防爆構造ではありません。引火性溶媒など可燃物の近くおよび、爆発性雰囲気では使用しないでください。けが、火災の原因となります。
- ⑯モータの開口部に、指や物を入れないでください。感電、けが、火災等の恐れがあります。
- ⑰破裂の恐れがあります。排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転しないでください。ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、モータが過負荷になる恐れがあります。
- このポンプは耐圧構造となっておりません。ポンプ内部圧力の限界値は、0.03MPa（ゲージ圧）です。

<保全・修理について>

- ⑱修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理を行わないでください。

※1

※1 修理技術者：当社の技術教育を受けられた方

- ⑲修理作業をおこなう際は、防塵マスクと手袋を着用してください。微細な摩耗粉が空気中を浮遊し、呼吸と共に体内に入ることがあります。



注意

<設置について>

- ①このポンプは、精密なクリアランスをもつ機械ですから、保管、据え付けおよび、運転時には、

次のことを満足するようにしてください。

1. 運転時温度および湿度 5°C~40°C 85%RH(相対湿度)以下
2. 保管時及び、運転時標高 1000m以下
3. その他（保管時 運転時共）
 - a. 床に十分な強度があり、水平な場所。
 - b. 結露の無いこと。
 - c. 塵埃の無いこと。
 - d. 換気の良い屋内であること。
 - e. 爆発性ガスの無いこと。
 - f. 直射日光が当たらないこと。
 - g. 引火の危険性がないこと。
 - h. 装置組込時、ポンプ周辺が40°Cを超えないこと。
 - i. 油煙・飛沫のないこと
 - j. 飛沫がなく、冠水しないこと
 - k. 保管は換気の良い屋内であること
 - l. 設置の際、真空ポンプを直接ベース等に固定する事は避けてください。防振ゴムをベースと真空ポンプの間に入れて設置してください。

- ②腰などを痛める恐れがあります。ポンプは、必ず両手で持ち上げて移動、作業してください。

- ③排気口からダイアフラムの摩耗粉が排出し、室内が汚染されます。必要に応じて、配管等を接続し、室外に排気してください。



注意

<運転について>

- ④人体移植や体液・生体組織に接触する用途へは使用しないでください。
- ⑤ポンプ運転中に、モータ、主軸、軸継手、冷却ファンなどの回転部には、絶対に触れないでください。
けがの原因になります。
- ⑥過負荷保護装置の作動時はポンプ全体が高温になっています。絶対に手で触れないでください。
火傷の原因となります。
- ⑦ポンプ運転中または、停止後でポンプ本体が温まっている時は、モータに触れないでください。
高温になっていますので火傷の原因になります。
- ⑧ポンプ運転中、吸・排気口に指や物などを入れたり、覗き込んだりしないでください。
けが、故障の原因になります。
- ⑨水蒸気が発生する場合は、お客様でトラップ設置等の対策を行ってください。真空ポンプ内部に凝縮水が浸入しないようにしてください。故障の原因となります。

<保全・修理について>

- ⑩廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として処分することとし、焼却処分は行わないでください。
ふっ素樹脂を用いた製品を焼却すると、有害なふっ素ガスが発生します。
- ⑪動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のためすぐにポンプ電源を遮断（スイッチを○側にする）し、電源コードを抜いてご注文先、または当社に必ず点検修理をご依頼ください。
- ⑫ポンプ停止後30分以上放置し、ポンプが冷えたことを確認してから作業をして下さい。
運転停止直後はポンプ内部が熱くなっており、火傷の原因となります。
- ⑬水の浸入に対しては無保護のため、冠水及び飛沫等に対しては保証いたしません。



留意

<設置について>

- ①ポンプに衝撃を与えたり、横倒しにしないでください。故障の原因になります。
- ②ポンプの上に物を置いたり、人が乗ったりしないで下さい。故障の原因になります。
- ③防振ゴムを使用して装置から浮かし、装置に振動が伝わらないように取り付けてください。
- ④ポンプ付属のゴム脚を取り外し、直接装置に取り付けしないで下さい。ポンプケーシングが変形し、モーターベアリングに負荷がかかる可能性があります。
- ⑤ポンプ側面のチューブ部分をつかんだり、押し曲げたりしないで下さい。
チューブが破損し、ポンプ性能が悪くなります。



留意

<用途について>

- ⑥ このポンプは真空排気専用です。大気圧近辺での長時間運転はしないでください。
故障の原因になります。
- ⑦ このポンプは加圧用として使用しないで下さい。（加圧した空気の吸引はご遠慮下さい。）
- ⑧ このポンプは耐蝕性仕様となっておりますが、例外的に強酸、熔融アルカリ金属（例：金属ナトリウム）や、高温下でのフッ素、そしてある種のフッ素化合物に対して侵されてしまい、耐蝕性を発揮できないことがあります。
- ⑨ D.T.U-20の外装には一部、耐蝕性樹脂を使用しておりますが、耐蝕性が発揮できない薬品があります。以下のような薬品はポンプにかからないようにしてください。
また、記載の薬品を問わず付着した薬品は拭取ることをお勧めします。
・アセトン ・エチルエーテル ・酢酸エチル ・動植物油 等
- ⑩ ポンプが損傷を起こし、正常な動作を損ねます。液体および凝縮性ガスは吸引しないでください。
- ⑪ ゴミ、埃等が混入する気体を吸引しないでください。ポンプが正常な動作を損ねます。ゴミ、埃が混入する可能性がある場合は、ポンプを保護するために吸気口にフィルター等を取り付けて除去してください。
- ⑫ 人体に影響のある腐食性ガスまたは水蒸気を吸引する場合は、必ず排気口に配管してください。

<運転について>

- ⑬ 雰囲気温度は5℃から40℃の範囲内でご使用ください。
高温で運転されますとポンプの寿命が極端に短くなります。
- ⑭ 起動時に、ポンプ排気側に背圧をかけないでください。モータに負荷がかかり、起動しないことがあります。
- ⑮ サーマルプロテクタの作動時はポンプ全体が高温になっています。絶対に手で触れないでください。
火傷の原因となります。
- ⑯ ポンプの性能を維持するために、ポンプ停止後はポンプ内部のクリーニングが必要です。
ポンプに、3～5分間清浄な空気を吸引させ、空運転を行なってください。

<保全・修理について>

- ⑰ このポンプは、精密なクリアランスをもつ機械です。組立に技術を要するため、修理技術者がいない場合の消耗部品交換は、全て当社サービス部門にご依頼ください。

1. 製品概要

1-1. 製品の使用目的と禁止事項

この製品は、ゴムの膜（ダイアフラム）を往復運動し、真空排気を行うダイアラム型ドライ真空ポンプです。

接ガス部にPTFE（耐蝕性樹脂）を使用することで優れた耐蝕性を有しています。
製品を正常にご使用いただくために、下記の禁止事項をお守りください。

＜禁止事項＞	
 警告	①このポンプは真空排気専用です。加圧用として使用しないでください。 ②当社が認めない転売、修理、改造を行わないでください。
 留意	③このポンプは耐蝕性仕様となっておりますが、例外的に強酸、溶融アルカリ金属（例：金属ナトリウム）や、高温下でのふっ素、そしてある種のふっ素化合物に対して侵されてしまい、耐蝕性を発揮できないことがあります。 ④DTU-20の外装には一部、耐蝕性樹脂を使用しておりますが、耐蝕性が発揮できない薬品もあります。以下のような薬品はポンプにかからないようにしてください。また、記載の薬品を問わず付着した薬品は拭取ることをお勧めします。 ・アセトン ・エチルエーテル ・酢酸エチル ・動植物油 等 ⑤ゴミ、埃、水分等が混入する気体を吸引しないでください。 ⑥大気圧近辺での長時間運転はしないでください。

1-2. 製品仕様

表1. 製品仕様表

型式名		DTU-20				
排気速度 (L/min)	50Hz	20				
	60Hz	23				
到達圧力 (Pa)		200				
モータ		AC100V	AC115V	AC200V	AC220V	AC230V
		1φ, 80W, 4P, コンデンサラン サーマルプロテクタ（自動復帰型）付				
定格電流 (A)	50Hz	1.46	1.3	0.77	0.70	0.67
	60Hz	1.46	1.3	0.74	0.72	0.68
回転速度 (r/min)	50Hz	1320	1295	1315	1310	1310
	60Hz	1610	1605	1615	1610	1610
吸排気管		O.D. φ10 X I.D. φ6 (Rc 1/8)				
質量 (kg)		7.5				
使用雰囲気温度 (°C)		5~40				
外観寸法		161mm (W) × 327mm (L) × 217 (H) mm				
Excess Voltage Category		II				
Pollution Degree		2				

1-3. 保護装置 (サーマルプロテクタ)

- 1) このポンプは、過負荷保護装置として自動復帰型サーマルプロテクタを内蔵しております。これは、運転中にポンプの故障などによる回転停止や、過負荷でモータ温度が上昇した場合、自動的にモータの電源回路を遮断し、モータの焼損事故を防止するものです。
- 2) 過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断機、モーターブレーカー）を併設してください。

 警告	P. 04「警告」⑧及び P. 05「警告」⑩をご覧ください。
 注意	P. 06「注意」⑥をご覧ください。

1-4. ガスパラストバルブ (重要)

本ポンプには、ガスバラストバルブを標準装備しています。水蒸気や溶剤蒸気等の凝縮性ガスを吸引する場合に有効です。凝縮性ガスは吸引された後、ポンプの圧縮加圧工程で液体化しポンプ室に残りポンプの到達圧力が高くなる場合があります。

ポンプの圧縮工程の直前でガスバラストバルブから空気を入れますと、凝縮性ガスは液化せずに排気弁を經由して、空気と一緒に排気されます。また、ガスバラストバルブによる凝縮性ガスの処理能力には限界がありますので、多量の凝縮性ガスを排気したり、ガスバラストバルブを開けずに凝縮性ガスを排気した後は、ポンプ室内に凝縮性ガスが残存します。

ガスバラストバルブをご使用の前に、有害性、爆発性、危険な混合物が発生しないかご確認ください。

	留意	凝縮性ガスを排気しないときにガスバラストバルブを開けたままにしておきますと、動力ロス、或いは到達圧力の上昇を伴います。 凝縮性ガスを排気しない時は、ガスバラストバルブを閉めてください。
	注意	真空ポンプは、運転中高温になります。ガスバラストバルブ操作時は、バルブ以外の場所に手を触れないで下さい。必ず、ガスバラストバルブを閉じてから運転を開始してください。また、ガスバラストバルブを使用される場合、吸引された媒体がポンプ内部や排気口において反応し、危険で爆発性の混合物を形成する事が考えられます。その際ご使用の装置又は、設備等に重大な損害を与えると共に人身障害や生命の危険性があります。

2. 外觀圖

※・モータ仕様が115V、200V、220V、220Vの場合、電源コードは先バラになります。電源プラグアダプター、二芯変換アダプターは付属されませんのでご了承ください。

・防振ゴムを使用される際は、当社へご連絡下さい。

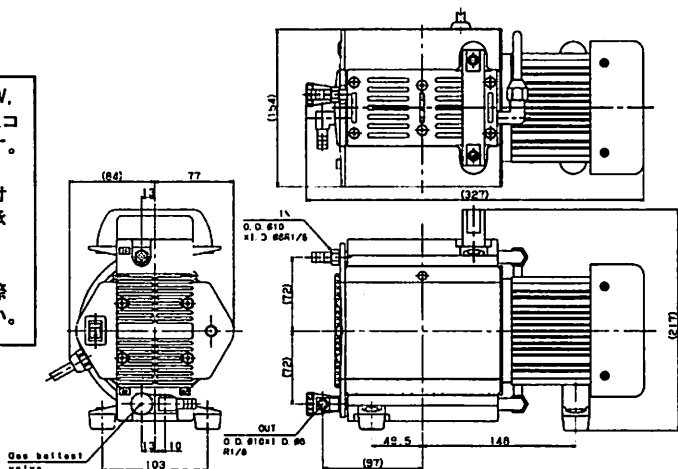


圖 1. DTU-20 外觀圖

3. 据付・保管

3-1. 据付・保管上の注意事項

 警告	P.04「警告」①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬及び P.05「警告」⑮をご覧ください。
 注意	P.05「注意」①②③をご覧ください。
 留意	P.06「留意」①②③④及び P.07「留意」⑩をご覧ください。

3-2. 据付・保管および、運転時周囲条件

このポンプは、精密なクリアランスをもつ機械ですから、保管、据え付けおよび、運転時には、次のことを満足するようにしてください。

1. 運転時温度および湿度 5℃～40℃ 85%RH(相対湿度) 以下
2. 保管時及び、運転時標高 1000m 以下
3. その他（保管時 運転時共）
 - a. 床に十分な強度があり、水平な場所。
 - b. 結露の無いこと。
 - c. 塵埃の無いこと。
 - d. 換気の良い屋内であること。
 - e. 爆発性ガスの無いこと。
 - f. 直射日光が当たらないこと。
 - g. 引火の危険性がないこと。
 - h. 装置組込時、ポンプ周辺が40℃を超えないこと。
 - i. 油煙・飛沫のないこと
 - j. 飛沫がなく、冠水しないこと
 - k. 保管は換気の良い屋内であること
 - l. 設置の際、真空ポンプを直接ベース等に固定する事は避けてください。防振ゴムをベースと真空ポンプの間に入れて設置してください。

3-3. 据付場所

据付場所は、塵埃および湿気の少ない所を選び、水平に設置してください。そして、ポンプの取付、取り外し、点検、掃除等の作業を考慮した配置にしてください。

装置等に組み込む場合は、特に雰囲気温度に注意してください。また、防振ゴム等を利用して装置から浮かし、ポンプ、装置間でポンプに振動が伝わらないように取り付けてください。

周囲条件については、「3-2. 据付・保管および、運転時周囲条件」を参照してください。

3-4. 電気結線

- (1) 電源コードは $\phi 0.75\text{mm}^2$ 以上の線径を使用して下さい。
- (2) 過電流によるモータの焼損を防止するために、電気結線には保護装置（漏電遮断機・モータブレーカー）を設けてください。
- (3) アース端子はアースマークの表示があるネジを使用して下さい。
- (4) アースに接続する電線は黄色いしまの有無に関らず緑色の絶縁被覆の電線を使用し、線径は $\phi 0.75\text{mm}^2$ 以上を使用して下さい。

注意：結線作業は必ず電源プラグを抜いて、確認後に作業を行なって下さい。

3-5. 電源電圧及び周波数の変動

規格：回転電気機械通則

JIS C 4034-1:1999, JEC-2137-2000より。

領域A内の電圧変化及び周波数変化に対し、主要な定格値において連続的に運転して、実用上支障なく使用でき、領域B内の電圧変化及び周波数変化に対し、主要な定格値で運転して実用上支障なく使用できるものとします。

但し、“実用上支障なく”とは安全な運転を継続し、寿命を著しく短縮する程度に至らないことを意味し、特性ならびに温度上昇などは定格状態にて準じません。また、主要な定格とは定格トルク (N・m) を示します。

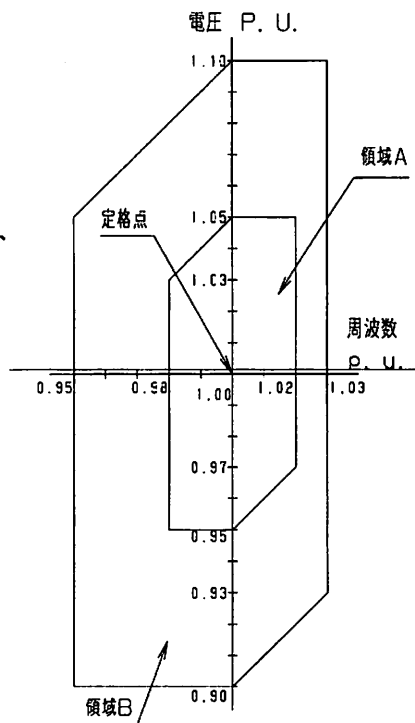


図2. 電源電圧及び周波数の変動域

3-6. 据付時の確認運転

- 1) 吸・排気管に取り付けてあるゴムキャップを取り外してください。
- 2) ポンプのスイッチがOFFになっていることを確認し、電源コードを主電源に接続して下さい。
注意：この時使用する端子・電源プラグは、定格電圧・定格電流を満足するものを使用してください。
- 3) スイッチをONにし、吸引していることを確認してください。
- 4) 確認を終えたら、電源のスイッチをOFFにし、ポンプを停止させてください。

3-7. 配管

- 1) 配管は漏れの無いように確実に行ってください。
- 2) 吸気口への配管は、内径6mm以上を使用してください。
- 3) 排気口側にかかる背圧は0.03MPa（ゲージ圧）以下になるように配管してください。
- 4) 容器を真空排気する場合の配管は、図3.のようにポンプの吸気管と容器との間に真空状態を保つために遮断バルブを取付けてください。
- 5) 吸・排気口へ配管を接続される際は、必ず吸・排気口を手で押え配管を行なってください。
また、取外しの場合も必ず吸・排気口を手で押え配管を外してください。

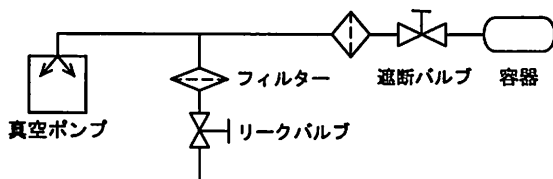


図3. 容器を真空排気する場合の配管例

3-8. 保管

ポンプのスイッチをOFFにして電源コードを抜き、吸・排気口にゴムキャップを取付け、湿気の少ない所に保管してください。

4. 運転上の注意

4-1. 運転上の注意

 危険	P.04「危険」①②をご覧ください。
 警告	P.04「警告」⑧及び P.05「警告」⑬⑭⑰をご覧ください。
 注意	P.06「注意」④⑤⑥⑦⑨をご覧ください。
 留意	P.06「留意」③④⑤及び P.07「留意」⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯をご覧ください。

- 1) ポンプの性能を維持するために、ポンプ停止後は、ポンプ内部のクリーニングが必要です。
ポンプに、3～5分間清浄な空気を吸引させ、空運転を行なってください。
- 2) 特殊な用途でご使用の場合は、当社までお問い合わせください。

4-2. サーマルプロテクタ作動時

- 1) サーマルプロテクタが作動した場合には、まずポンプ電源をOFFにし、電源コードを抜いて当社に連絡してください。この時、モータは非常に熱くなっています。絶対に手で触れないでください。
- 2) ポンプは温度が下がると自動的に運転を開始します。必ず電源を遮断した後、サーマルプロテクタ作動の原因を取り除いてください。
- 3) 故障の原因が取り除かれましたら、モータ温度が下がっている事を確認してから、運転を再開してください。

サーマルプロテクタの仕様は以下の通り

自動復帰型サーマルプロテクタ

サーマル動作特性：動作温度 135±5℃ 復帰特性：86±15℃

 注意	P.06「注意」⑥をご覧ください。
---	-------------------

4-3. 寒冷時の起動

寒冷時、ベアリングのグリース、ダイアフラム等が硬化するため、起動困難になる場合があります。起動困難な場合、以下の手順に従い、ご使用ください。

- 1) ポンプが起動するまで、吸気口を大気開放にしてスイッチON、OFFを2～3回繰り返します。それでも起動しない場合は、雰囲気温度を5℃以上にしてください。
- 2) 吸気口を大気開放の状態で、数分間運転し、ポンプを少し温めます。
- 3) ポンプが温まったら、通常にご使用ください。

5. ポンプ性能

5-1. 到達圧力

カタログ及びこの取扱説明書に記載した「到達圧力」は、「ポンプの吸気口から気体を導入しない状態（無負荷運転状態）で、ポンプによって得られる最低の圧力」を意味します。

当社では、ポンプの吸気口に薄膜式（ダイアフラム式）真空計を接続して測定しています。

真空計の種類によって圧力の指示値が異なることがありますのでご注意ください。

また、実際の真空装置では、到達圧力がカタログ値より高い圧力になります。これには次のような理由があります。

- ① 真空計の取付場所がポンプから遠い上に、装置内壁、配管等に付着している水滴や錆等から発生する水蒸気や種々のガスが到達圧力を高くします。
- ② 真空経路内に、真空漏れ（リーク）などのガスの供給源がある場合は、到達圧力が高くなります。

5-2. 排気速度

ポンプの排気速度は、吸気するガスの種類と圧力によって変化します。一般に大気導入時で最大の排気速度を示し、圧力が低くなるにつれて少しずつ低下します。

また配管の径が細く、長さが長いほど配管抵抗が大きくなり、排気速度は低下します。

このポンプの公称排気速度は、乾燥した空気を吸気した時の最大値を示しています。

5-3. 所要動力

ポンプを駆動するための動力は、機械要素の回転摩擦に対する仕事（機械仕事）と空気を圧縮する仕事（圧縮仕事）の合計値で、吸入圧力 $3.0 \times 10^4 \sim 10.0 \times 10^4$ Pa付近で最大となります。これ以下になりますと、圧縮仕事は小さく、動力は機械仕事に消費されます。

6. 保全・点検・修理

6-1. 保全・点検・修理上の注意

 危険	P. 04「危険」③をご覧ください。
 警告	P. 04「警告」④及び P. 05「警告」⑩⑪をご覧ください。
 注意	P. 06「注意」⑩⑪⑫⑬をご覧ください。
 留意	P. 07「留意」⑬をご覧ください。

お客様側の修理技術者が可能な保全・修理範囲は2点です。これ以外の修理および、当社標準オプション以外の改造は行わないでください。

1) ダイアフラムの交換

2) バルブの交換

6-2. 保全

運転中は少なくとも3日に一度は下記の項目を確認してください。

- (1) 異常音はしていないか。
- (2) ポンプが異常に熱くないか。
- (3) 正常に排気されているか。

異常がある場合には「6-6. トラブルチェックリスト」に従って処置してください。

6-3. 定期点検

ご使用開始後3,000h毎に消耗部品の定期点検を行い、『交換のめやす』に応じて交換してください。交換方法は「6-5. 消耗部品の交換」を参照してください。

また、修理技術者がいない場合は、当社サービス部門にて交換を行います。

表2. 消耗部品一覧表

部品名	数量	材質	平均寿命
ダイアフラム	4	本体：合成ゴム（EPDM） 接ガス部：PTFE	6,000hr
バルブ	6	Kalrez®	6,000hr
孔開きバルブ	2		
ガスバラキャップ	1	—	6,000hr
ゴム脚	4	—	6,000hr
L型継手	2	PP	使用条件・用途により異なる
ガスバラニップル	1	PP	使用条件・用途により異なる
ホースニップル	1	PP	使用条件・用途により異なる
L型ニップル	1	PP	使用条件・用途により異なる
ベアリング	1式	—	15,000hr

尚、これらの部品寿命については、使用条件により相当大きなバラツキが発生します。

「4-1. 運転上の注意」を守り、ポンプに負荷の少ない運転をすることで寿命が延びる傾向があります。

ベアリング交換については、当社サービス部門にて行なわせていただきます。

（ここで言うポンプに負荷の少ない運転とは、到達圧力（吸気口閉）にて運転することです）

<交換のめやす>

諸性能の低下及び点検時に表3の症状が見られたら交換してください。

表3. 保全・点検箇所

運転時間	点検箇所	交換のめやす	点検方法
3,000h毎	ダイアフラム	PTFE部分の摩耗、はがれ ゴム部分の変形 硬化、亀裂等	目視
	バルブ	ゴム部分の変形 硬化、亀裂等	目視
	孔開きバルブ		
	ガスバラキャップ	ゴム部分の変形 硬化、亀裂等	目視
	ゴム脚	ゴム部分の変形 硬化、亀裂等	目視
	L型継手	変形 硬化、亀裂、割れ、漏れ等	目視
	ガスバラニップル	変形 硬化、亀裂、割れ、漏れ等	目視
	ホースニップル	変形 硬化、亀裂、割れ、漏れ等	目視
	L型ニップル	変形 硬化、亀裂、割れ、漏れ等	目視
	ベアリング	異音	聴診

※上記の他にファンにほこりやゴミが溜まっていないか定期的に点検・掃除を行なって下さい。

6-4. 廃棄について

当社では、お客様でご不要となった真空ポンプを回収し、リサイクルする業務を行っております。ポンプを廃棄する際は、当社<サービス部門>（末尾参照）までご連絡いただくか、国の定める法律及び地方自治体が定める条例に従って処理して下さい。



注意

人体に影響を及ぼす有毒ガスを排気した場合には、専門の処理業者に排気処理を依頼してください。ポンプのみならず、それに付属するものも有毒になります。

6-5. 消耗部品の交換



警告

P.05「警告」⑨をご覧ください。



注意

P.06「注意」⑪⑫をご覧ください。

- ① 運転直後は、ポンプ内部が熱くなっていますので、停止後30分位放置し、ポンプが冷えたことを確認してから交換、清掃作業を行なって下さい。
- ② ダイアフラム、吸・排気弁を交換する際は、防塵マスクと手袋を着用して下さい。微細な摩耗粉が空気中を浮遊して呼吸と共に体内に流入することがあります。
- ③ ダイアフラムを交換する際は、必ず手袋を着用してください。
けがをする恐れがあります。
- ④ 人体に危険な溶剤等を吸引していないか確認し、危険な場合は分解を絶対に行わないで下さい。

以下の道具を用意し、図4を参照して交換を行って下さい。修理技術者がいない場合または、道具が用意できない場合は、当社サービス部門へご依頼ください。



・ 使用工具

1. プラスドライバー：No. 2
2. 六角レンチ：①対辺2.5mm ②対辺5mm
3. トルクレンチ：①トルクドライバ（プラス）、締付けトルクを4N・mに設定
4. スパナ：対辺13mm（厚み5.5mm以下）、トルクスパナ（5N・m）、対辺17mm
5. 拭き取り溶剤：エチルアルコールなどのゴム部品に影響のないもの。
6. ペーパー（紙ウエス）
7. エアコンプレッサー等


注意：消耗部品交換の際、必ず電源を切して下さい。

1) ダイアフラム・バルブの交換 同時にすべての枚数を交換する事をお勧めします)


 交換作業を行なう際は、必ず手袋を着用してください。ケガをする恐れがあります。

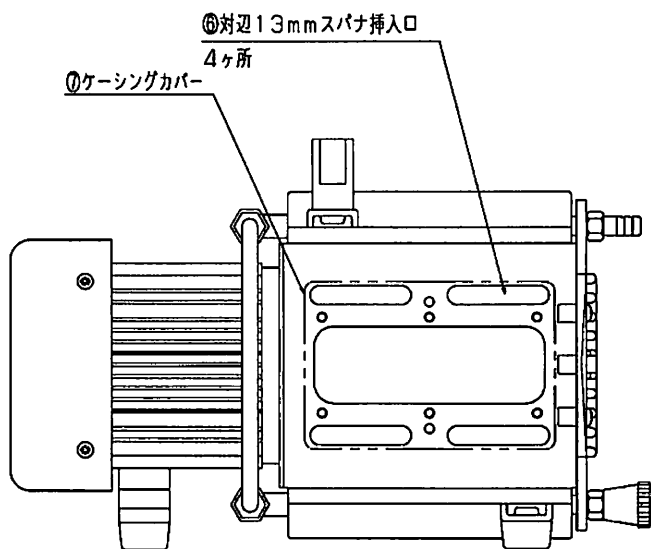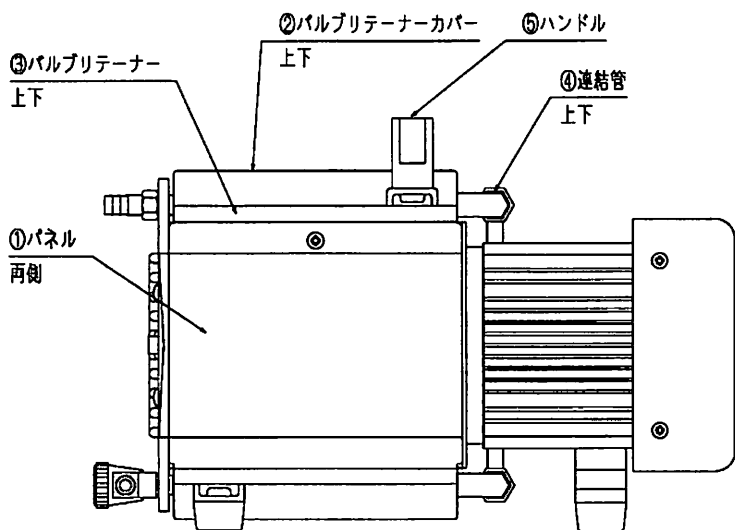


上段のバルブの取付方向は
右図のように取付けてください。

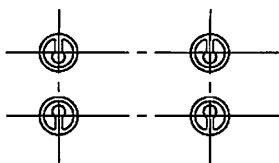

上段側ポンプヘッド取付方向
切り欠き向

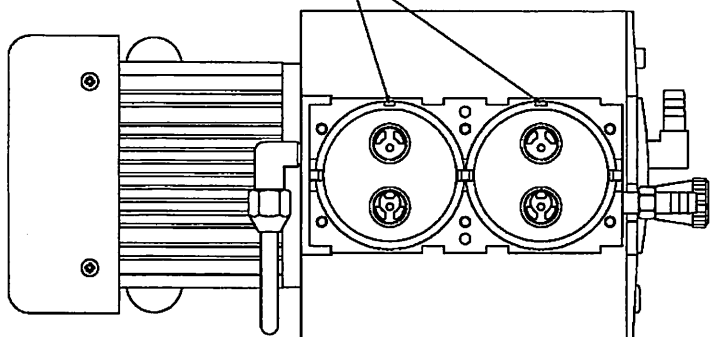

下段のバルブの取付方向は
左図のように取付けてください。

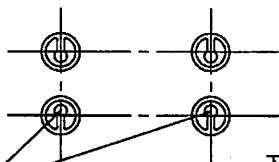

孔開きバルブ

下段側ポンプヘッド取付方向
切り欠き向

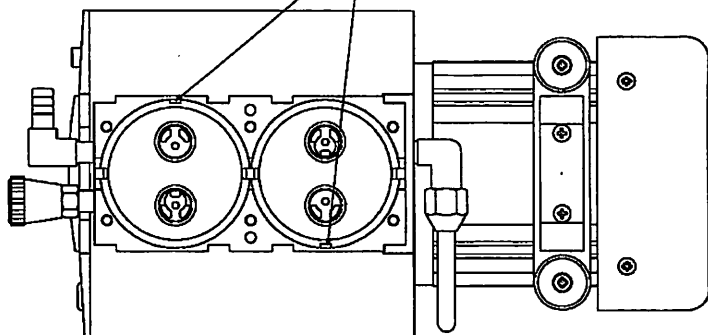


図 4. 消耗部品の交換

使用工具 No. 1、2、3、4、5、6

交換作業手順

(上段側からの交換手順)

- 1、はじめにハンドル⑤を外します。
- 2、ポンプ左右のパネル①を外します。
- 3、電源コードが取付けられている側のスイッチ差込端子とアース線を外します。
- 4、6本のナベ小ネジを緩め、ケーシングカバー⑦を外します。
- 5、ポンプ上面のナベ小ねじ6本を緩めてバルブリテーナーカバー②を取り外します。
- 6、バルブリテーナー③を外すと同時に連結管④のナットを緩めてパイプを外します。
- 7、バルブとポンプヘッド、平行ピンを外します。
- 8、ケーシングの長穴⑥に対辺13mmのスパナを差込み、ダイアフラムを外します。
(右側に回すと緩みます。)
- 9、ダイアフラムとコネクティングロッドにスペーサーが取付けられている場合は、ダイアフラム交換時に一緒に取付けてください。
- 10、新しいダイアフラムを取付け対辺13mmのスパナで軽く締めます。その後、最終締めつけをトルクスパナにて4 N・mで締付けてください。
- 11、ポンプヘッドの方向を合わせダイアフラムの上に取付けます。(方向は、図4参照)
- 12、ポンプヘッドの円形状の部分にバルブの方向を確認し取付けます。(方向は、図4参照)
- 13、平行ピンをケーシングに差込、バルブリテーナーを取付けます。
- 14、バルブリテーナーカバー②を取付け、6本のナベ小ネジを交互に締め付けてください。最後にトルクドライバ(5 N・m)で締め付けてください。
- 15、連結管④をバルブリテーナー③のL型継手に取付けナットを手で締めて下さい。その後対辺17mmのスパナで1/4回転~3/4回転締め付けてください。注意：スパナで締めすぎるとナットが割れたり、漏れの原因となりますので十分気をつけてください。
- 16、下段も同様に4~15の手順で交換作業を行ってください。
- 17、下段の交換が終了したら、ゴム脚が下にくるようにポンプを180°回転させケーシングカバー⑦を取付けます。
- 18、左右のパネル①を取付けると同時に、スイッチ差込端子とアースを取付けます。
- 19、ハンドル⑤を取付けます。
- 20、最後に、交換した部品以外にネジやバルブ等が残っていないか確認してください。残っている場合は交換忘れや取付け忘れがありますので再度、1番から見直しを実施してください。
- 21、電源を入れる前に再度、組付けは間違いがないか特に電源周りの再チェックを行い、ポンプを運転してください。

2) 配管の交換

配管の交換につきましては、使用用途や使用時間等により交換のバラツキがあります。

交換目安としましては、継手からの漏れ等によりポンプ性能を満足しない場合や亀裂、割れ等が見られた場合にすみやかに交換してください。

使用部品は、以下の表を参照してください。

名 称	メーカー名	型 式	材 質	数 量
L型継手	ニッタ・ムアー	CP-L8-R1/8	P P	2 個
連結管	P I S C O	SFT0860-5-C (長さ 5 m)	ふっ素樹脂 (P F A)	約 3 0 0 mm

3) ベアリングの交換

当社サービス部門へ、ご依頼ください。

6-6. トラブルチェックリスト

表 4. トラブルチェックリスト

不 具 合 内 容	原 因	処 理 方 法	参 照
ポンプの起動不良・回転不良	①電源に接続されていない	①電源に接続する	3-4.
	②スイッチがONになっていない	②スイッチをONにする	
	③入力電源の電圧異常	③電圧変動±10%以下にする	
	④ポンプの結線不良	④ポンプの結線を再度行う、当社に連絡	4-2.
	⑤ブレーカーの作動	⑤作動原因の調査	
	⑥サーマルプロテクタの作動	⑥電源を切り作動原因を取り除く。 当社に連絡	4-3.
	⑦低温雰囲気	⑦5～40℃の範囲にする	
	⑧電圧降下	⑧電源電圧の調整、電源ケーブルの検討	6-3.
	⑨電源が故障している	⑨交換修理	
	⑩電源スイッチの不良	⑩交換修理	
	⑪コードの断線	⑪交換修理	
	⑫モータ不良	⑫交換修理	
	⑬コンデンサの破損または、接続不良	⑬交換修理	
	⑭コネクティングロッドのロック	⑭ポンプヘッド分解・内部点検	
	⑮ベアリングの異常	⑮交換	
	⑯その他、ポンプ内部部品の破損	⑯分解修理（破損部品の交換）	
圧力が下がらない	①真空容器の容積に対し、ポンプが小さい	①ポンプの再選定	5-1.
	②圧力の測定方法が間違っている	②正しく圧力を測定する	
	③真空計が適切でない	③測定する圧力領域が合っており、且つ校正された真空計で測定する。	5-1.
	④吸気口の接続配管が小さいか、配管の距離が長い	④吸気口内径以上の配管で接続し、真空容器との距離を短くする	
	⑤電圧降下	⑤電圧調整、電源ケーブルの検討	6-5.
	⑥雰囲気温度が適切でない	⑥5～40℃の範囲にする	
	⑦吸気管の漏れ	⑦清掃、交換	
	⑧配管及び接続部からの漏れ	⑧配管の漏れ、径、長さを調査し修理	
	⑨ポンプ内部に異物が入っている	⑨異物の除去、分解掃除交換	
	⑩液体、凝縮性ガスを吸引してポンプ内部に異常が生じた	⑩分解修理 （バルブ、ダイヤフラム等の交換）	
	⑪モータ破損	⑪交換修理	
	⑫バルブの破損	⑫交換	
	⑬ダイヤフラムの破損	⑬交換	
	⑭その他、ポンプ内部部品が破損した	⑭分解修理（破損部品の交換）	
ポンプ表面の温度が異常に高い (室温+30℃以上)	①吸引気体の圧力が高い状態で連続運転をしている	①大気圧付近での連続運転は行なわない てください	
	②吸引ガスが高温である	②吸引側にガスクーラー等の冷却機を取り付ける	
	③入力電源の電圧異常	③電圧変動±10%以内に作る	
	④モータがロックしている	④ポンプ回転不良の欄を参照	

7. 終わりに

以上、本ポンプの取扱い・運転方法を説明致しましたが、内容は一般的な事柄に限られています。
疑問点やトラブルが有りましたら、当社にご連絡或はご相談頂きますようお願い申し上げます。

保 証 書

- (1) 本ポンプの保証期間は、当社出荷後1年とします。
- (2) 正常な使用条件で、万一、保証期間内に故障が発生した場合には、無償で修理致します。
正常な使用条件は、以下の通りです。
- イ) 運転雰囲気温度及び湿度 : 5~40℃ 85%RH以下
 - ロ) 取扱説明書に従った運転
- (3) 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
- イ) 天災、地震や火災による故障の場合。
 - ロ) 塩害、引火性ガス、腐食性ガス、放射線、公害等の特殊雰囲気による故障の場合。
 - ハ) 使用条件が取扱説明書(性能諸元・保守・点検等)に記されているものと異なるために起こる故障の場合。
 - ニ) 当社又は、当社が指定するサービス会社以外の業者等による改造・修理に起因する故障の場合。
 - ホ) 消耗品の交換の場合。
 - ヘ) 当社技術員によって、この真空ポンプの使用条件に合わないために発生した故障と判断された場合。
 - ト) 定格電源以外で使用了場合。
 - チ) ポンプの排気口を閉塞して使用するなど、内圧が異常に上昇した場合。
 - リ) ポンプを落下等で破損した場合。

尚、ここで言う保証はポンプ単体の保証を意味するもので、ポンプの故障により誘発される損害はご容赦願います。

又、修理品に関する当社の保証責任の範囲は、部品の修理又は取り替えに限定させていただきます。

使用状況チェックシート（取説用）

- * 修理作業者の安全管理のため、下記太線ワク内の事項をご記入の上依頼品に添付して下さい。
- * 本用紙が添付・記入されていない場合、修理点検をお受けできないことがあります。
- * 御提供頂いた情報は個人情報保護法に則り、故障原因と無害化洗浄実施の判断のみに使用致します。第三者へ提供することはありません。

機種名

製造番号

1. 吸引ガス *必ず記入して下さい

- (1) 人体に有害性の有無 あり なし(下記に署名をお願い致します)
- (2) 異臭の有無 あり なし
- (3) ガスの種類・名称 _____

* 物質によっては労働安全衛生法で通知すべき物と指定されております。

2. 使用状況

運転方法： 1日約 _____ Hr 年 _____ 月 _____ ☐連続運転 ☐間欠運転

使用方法： _____

3. 故障状況 ☐異音がする ☐圧力異常 ☐作動異常 ☐オイルが漏れる
- その他症状 _____

4. 依頼内容 ☐修理（オーバーホール） ☐定期点検

5. その他 _____

貴社名

ご担当者

住所

TEL

FAX

E-mail

お取次ぎ店

御担当者

TEL

FAX

* 弊社との直接のお取引が無い場合、必ずお取次ぎ店をご記入下さい。

6. ご確認

本ポンプまたは装置で使用されたガス・物質は人体に対し無害であり、また人体に対し有害な物質で汚染されていません。

署名 _____ 印 _____ 日付 _____ 年 _____ 月 _____ 日

- * オイルポンプは輸送中のトラブル防止のため、油を抜いてから送付して下さい
- * 送付先は弊社サービス部門（CSセンター）へお願いします。（添付住所録参照）

営業、サービス部門とその連絡先

製品に関するお問い合わせ、ご注文、その他営業的なお問い合わせ

<本社・工場部門>

本社 〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7
・TEL(0983)42-1411(代) ・FAX(0983)42-1422

<営業部門>

営業本部 〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-10-4
・TEL(045)533-0205(代) ・FAX(045)533-0204

海外営業本部 〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-10-4
・TEL(045)533-0206(代) ・FAX(045)533-0204

横浜支店 〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-10-4
・TEL(045)533-0203(代) ・FAX(045)533-0204

岡崎営業所 〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字北之郷57-1(セブンハイツ)
・TEL(0564)71-6780(代) ・FAX(0564)71-6781

大阪支店 〒523-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31(上村ニッセイビル)
・TEL(06)6350-2166(代) ・FAX(06)6350-2169

<サービス部門>

CSセンター横浜 〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-10-4
・TEL(045)533-0509(代) ・FAX(045)533-0512

CSセンター宮崎 〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7
・TEL(0983)42-4135(代) ・FAX(0983)43-2159

Sales, service agency, and the where to make contact

<HEAD OFFICE/ Miyazaki Plan>

291-7 Chausubaru, Saito-shi, Miyazaki Prf. Japan

TEL (81)983-42-1411 FAX (81) 983-42-1422

<Sales Office>

Sales Division & Overseas Division & Yokohama Branch

1-10-4, Kitashinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prf. Japan

Sales Division : TEL (81) 45-533-0205 FAX (81) 45-533-0204

Overseas Division: TEL (81) 45-533-0206 FAX (81) 45-533-0204

Yokohama branch: TEL (81) 45-533-0203 FAX (81) 45-533-0204

Okazaki Branch

57-1 Kitanogou, Hane-cho, Okazaki-shi, Aichi Prf. Japan

TEL(81)564-71-6780 FAX(81)564-71-6781

Osaka Branch

3-3-31 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu Japan

TEL(81)6-6350-2166 FAX(81)6-6350-2169

<Service Office>

Yokohama Branch

1-10-4, Kitashinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prf. Japan

TEL(81)45-533-0509 FAX(81)45-533-0512

Miyazaki Branch

291-7 Chausubaru, Saito-shi, Miyazaki Prf. Japan

TEL(81)983-42-4135 FAX(81)983-43-2159